


**Si le spécimen est prélevé avant la création de la requête, le « scan » de prélèvement doit se faire à la saisie de celle-ci, aux endroits indiqués ci-dessous :**


### Microbiologie

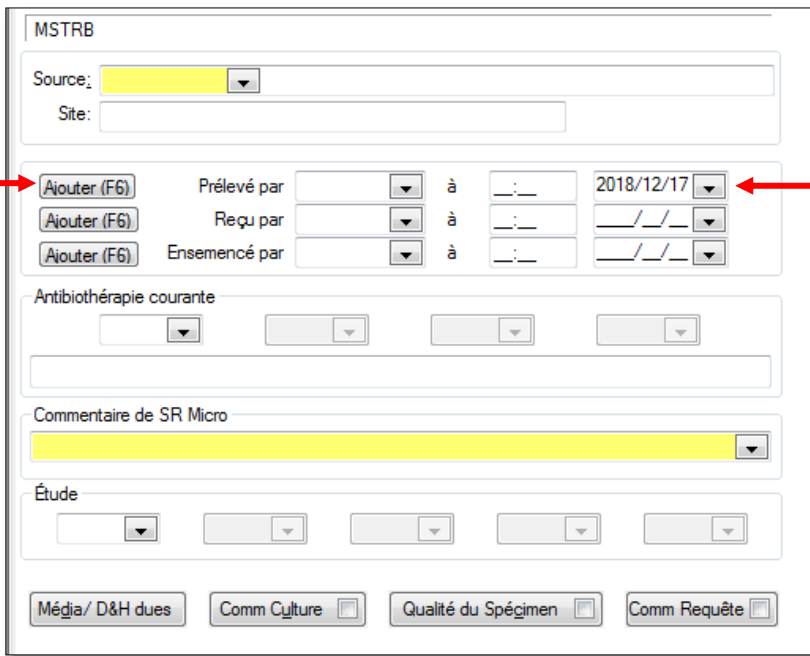

**1** → Ajouter (F6) Prélevé par [dropdown] à [time] [date: 2018/12/17]

**2.** Modifier l'heure et la date pour celles inscrite sur la requête.

### Laboratoire Regroupé (Bio-Hémato-séro)

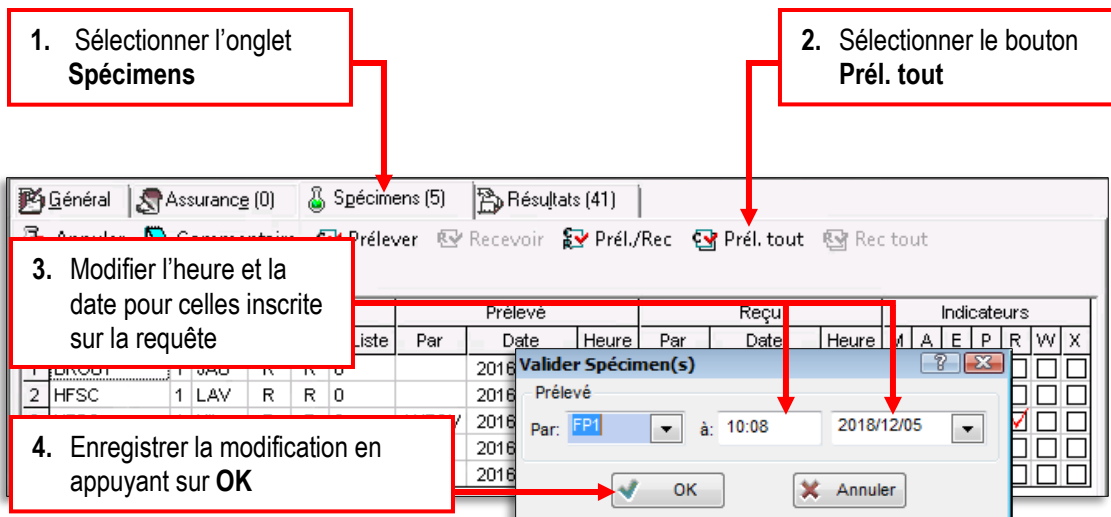


**1.** Sélectionner l'onglet **Spécimens**



**2.** Sélectionner le bouton **Prél. tout**

**3.** Modifier l'heure et la date pour celles inscrite sur la requête

**4.** Enregistrer la modification en appuyant sur **OK**

<b>Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches</b> 	<b>ASSURANCE-QUALITÉ INFORMATIQUE</b> <b>Chapitre 17 : Aides mémoire, algorithme, logigramme ou PVS</b> <b>Section : Aide-mémoire</b>	<b>AM-SILR-019</b>
		<b>VERSION 01</b> <b>2023-12-14</b>
<b>Comment faire le scan de prélèvement</b>		<b>STATUT : <u>APPROUVÉ</u></b>

**Si le spécimen est prélevé après la création de la requête, le « scan » de prélèvement doit se faire après la collecte de celui-ci dans la section Phlébotomie → Prélèvement de *SoftLab*.**

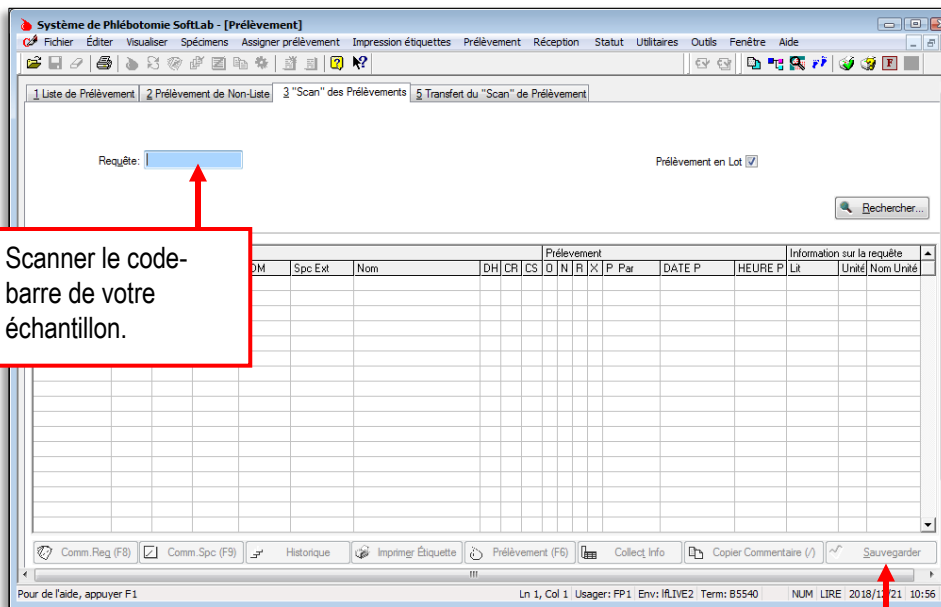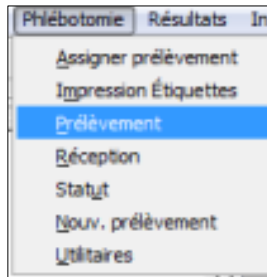

**1. Scanner le code-barre de votre échantillon.**

**2. Enregistrer le scan de prélèvement en appuyant sur Sauvegarder**