


THERMOMÈTRE MIN / MAX AVEC ALARME

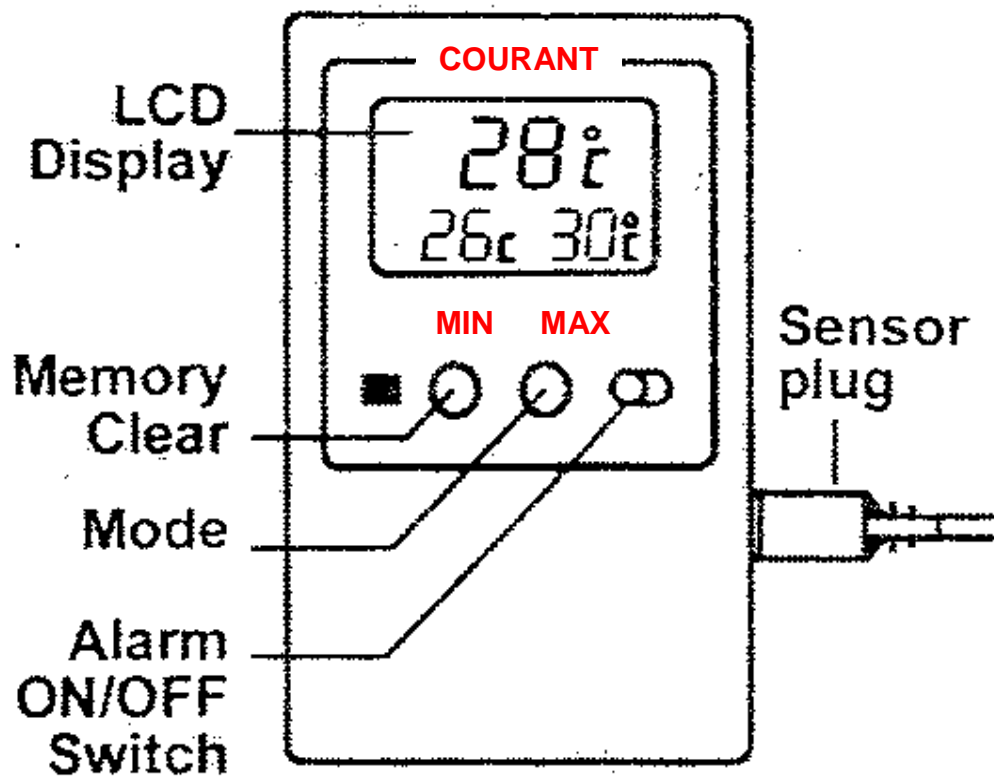

PROCÉDURES D'UTILISATION

Mode d'opération

- Le thermomètre a deux modes d'opération (en appuyant sur MODE) :
 1. NORMAL DISPLAY MODE (pour faire les lectures) – sur l'écran, il apparaît Min Max.
 2. ALARM DISPLAY (pour ajuster température Min et Max) – sur l'écran, il apparaît Lo – Hi.

Le mode « NORMAL DISPLAY » est indiqué sur l'affichage par la température actuelle et aussi des températures MIN et MAX.

Le mode « ALARM DISPLAY » est indiqué sur l'affichage par la température du moment et les ajustements des alarmes HI et LO.

Programmation de l'alarme Min/Max

- Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'appareil soit en mode « ALARM DISPLAY MODE » identifié à l'écran par la température courante et du réglage du Min/Max.
- Pour ajuster la température limite « MAX », appuyer sur le bouton « HIGH », qui se trouve à l'arrière de l'appareil, jusqu'à ce que la température voulue.
- Pour ajuster la température limite « MIN », appuyer sur le bouton « LO » jusqu'à la température voulue.

Prendre note que si vous dépassez la température voulue, vous ne pouvez revenir en arrière. Pour votre information, il se rend à 70°C, ensuite revient à -50°C jusqu'à 0 et ensuite remonte.

Ensuite, appuyer sur MODE pour revenir au mode normal Display. Activer l'alarme en plaçant le bouton à ON.

Remise à zéro du thermomètre

- Utiliser un objet pointu et appuyer sur le bouton « RESET » à l'arrière du thermomètre. Il est nécessaire de faire une remise à zéro si on change de mode °C / °F, FAST / NORMAL mode ou si la sonde est débranchée.

Note : Les ajustements MIN / MAX vont être effacés si un « RESET » est fait.


Lecture des valeurs MIN - MAX (Reset)

- Après la lecture des valeurs Min-Max, peser sur le bouton « MEMORY CLEAR » pour effacer les valeurs.

Sélection °C ou °F

- Pour afficher la température en celcius (°C) ou fahrenheit (°F), glisser l'interrupteur à l'arrière du thermomètre selon le mode désiré (°C ou °F).

N.B. : Toujours faire un « RESET » après modification (à l'arrière de l'appareil) avec un objet pointu.

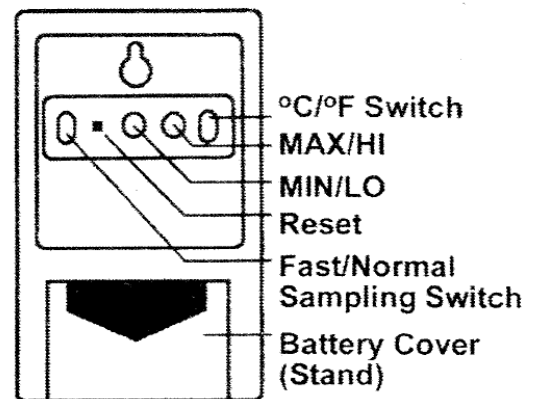

Recommandation : Placer l'alarme à ON et à Min 3°C et Max 7°C; le thermomètre sonnera à 2°C et à 8°C.